

# REMAL 8

## LABORINÕUDE ANTIMIKROOBSE TOIMEGA LEOTUS - JA PESUAINE

### Info

REMAL 8 on leeliseline pesuaine klaasi, plastiku, kummi, keraamika ja roostevabade metallpindade leotamiseks ja pesuks. Kasutatakse instrumentide, vahendite jm. varustuse, mis otseselt ei puutu kokku limaskestadega, pesuks ja desinfektsiooniks. Bakteritsiidne toime on testitud Terviseameti laboratooriumis. Hävitab Gram-negatiivseid, Gram-positiivseid baktereid, seeni ja viirusi.

### Koostis

Sooda, naatriumhüdrosiid, pindaktiivsed ained, EDTA, DPM.

### Kasutamine

Töölahusena kasutada 1-2 %-list vesilahust (1 liitri 1 % -lise lahuse valmistamiseks võtta 990 ml vett ja 10 grammi REMAL 8). Kontsentraat lisada vette. Korduvkasutusega katsutid ja küvetid uputada täielikult leotuslahusesse. Peale pesu loputada voolava veega ja seejärel destilleeritud veega.

### TOIMEAEG

Leotuseks	1 % lahus	1 tund
Eriti nakkusohtlikult saastunud nõud	2 % lahus	1- 2 tundi

Töölahuse korduvkasutamine sõltub desinfitseerivate esemete kogusest ja määrdumisastmest. Sobib kasutamiseks ka laste- ja tervishoiuasutustes.

Hoida temperatuuril üle 0 °C.

### Pakend

1L pudel

5L kanister

### Erimärkused

- ◆ pesuaine sattumisel silma loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole
- ◆ töötamisel kasutada kaitsekindaid ja -prille, kuna kontsentraat on söövitava toimega
- ◆ kontsentraadi sattumisel nahale pesta rohke veega ja neutraliseerida nõrga äädikhappe lahusega
- ◆ teised pesuained või nende jäägid pindadel võivad vähendada pesu- ja desinfitseerivat toimet
- ◆ pH 12